

Kryozkumavka ROTI®-STORE

Sterilní zkumavky s korálky pokrytými médiem k zamrazení a uchovávání všech typů mikroorganismů včetně rekombinantních bakterií

- Snadná příprava zmrazených kultur, mikroorganismy jsou zachyceny na skleněných kuličkách
- Příprava kryogenních kultur, bezpečné uchovávání a jednoduchá rekultivace (stačí jeden korálek, celkem 25 rekultivací z jedné zkumavky)
- Speciální kryomedium pro kvasinky (např. *S. cerevisiae* nebo *C. albicans*)
- Standardní kryomedium (bez DMSO, pro citlivé mikroorganismy), které chrání buňky během zamrzání
- Vhodné také pro konzervaci mořských mikroorganismů, i během výzkumu v terénu

Technické parametry

Minimální množství pro zamrazení: 0,5 ml čerstvé kultury

Skladování zmrazených kultur: při teplotě -80 °C nebo v parách kapalného dusíku, krátkodobě při -20 °C

Obsah kryozkumavky: 25 skleněných korálků pokrytých kryomédiem

Rozměry kryozkumavek: průměr 11 mm, délka 47 mm

Skladování kryozkumavek: při teplotě +4 °C


Aplikace	Postup
Zmrazení	Napipetujte 0,5 ml čerstvé kultury do zkumavek, promíchejte, odstraňte supernatant a zmrazte zkumavky. (pro krátkodobé skladování na několik dní při -20 °C, pro dlouhodobé skladování při -80 °C v parách tekutého dusíku).
Rekultivace	Vyberte jeden ze skleněných korálků pro inokulaci do vybraného média.




Standardní ROTI-Store kryozkumavky



ROTI-Store kryozkumavky pro kvasinky

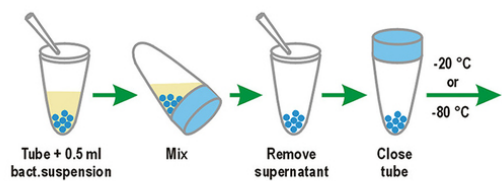

Standardní ROTI-Store kryozkumavky - schéma použití

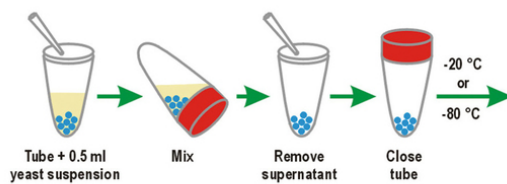

ROTI-Store kryozkumavky pro kvasinky - schéma použití

Popis	Balení	Počet korálků ve zkumavce	Katalogové číslo
Standardní ROTI®-Store kryozkumavky	5 kryozkumavek	25 ks	R.P730.3
Standardní ROTI®-Store kryozkumavky	50 kryozkumavek	25 ks	R673071
Standardní ROTI®-Store kryozkumavky	250 kryozkumavek	25 ks	R.P730.2
ROTI®-Store kryozkumavky pro kvasinky	50 kryozkumavek	25 ks	R798371